

Stérilisation de la hotte à flux laminaire

- 1) Avant de commencer la stérilisation, nettoyer les mains avec du savon. Enfiler des gants et nettoyer ceux-ci avec de l'éthanol à 70 %. Porter un sarrau et des lunettes pour réaliser la décontamination.
- 2) Ouvrir la fenêtre de la hotte en tirant vers le haut.
- 3) Retirer la surface de travail. Nettoyer celle-ci avec de l'éthanol et sous sa surface.
- 4) Replacer la surface de travail.
- 5) Nettoyer la hotte avec de l'éthanol (asperger l'éthanol sur le papier) en suivant l'ordre ci-dessous :
 - a) Nettoyer le **plafond** (de la vitre vers le fond).
 - b) Nettoyer la **surface arrière** de la hotte (du haut vers le bas).
 - c) Nettoyer les **côtés** (du haut vers le bas).
 - d) Nettoyer la **surface de travail** de la hotte (du mur du fond vers la vitre).
 - e) Nettoyer l'**intérieur de la vitre** (du haut vers le bas).
- 6) Fermer la vitre et nettoyer l'extérieur de celle-ci (du haut vers le bas) ainsi que le contour externe de la hotte.
- 7) Allumer la lumière UV et la ventilation (**IMPORTANT** : Ne pas regarder directement la lumière UV et avertir l'entourage qu'on va l'utiliser).
- 8) Après 15 minutes, éteindre la lumière UV et allumer la lumière incandescente.