

Ensemencement stérile à partir d'un bouillon liquide

Si l'incinérateur est utilisé, il faudra ouvrir celui-ci 15 minutes avant son utilisation. Il est important de toujours travailler près de l'incinérateur ou de la flamme afin de conserver un environnement stérile.

Ne pas oublier de conserver le bouchon du tube dans la main à l'aide du petit doigt.

- 1) Stériliser l'anse. L'anse doit rester rouge pendant 5 secondes (habituellement, il faut compter jusqu'à 10 en laissant l'anse dans l'incinérateur).
- 2) Laisser refroidir pendant 10 secondes, près de l'incinérateur (ou de la flamme).
- 3) Mélanger le bouillon de culture et approcher votre tube près de l'incinérateur.
- 4) Ouvrir le tube avec le petit doigt.
- 5) Tremper l'anse à l'intérieur du tube ; replacer le bouchon sur le tube.
- 6) Ensemencer la gélose (selon la technique d'ensemencement appropriée) ou le bouillon de culture. Ne pas oublier de rester dans la zone stérile.
- 7) Stériliser de nouveau l'anse pendant 10 secondes.