

Dilution en série

Nom : _____

Manipulation	Commentaire	Note
Préparation		
La surface de travail est nettoyée avec du Fectolime™.		
La surface de travail n'est pas encombrée.		
Les tubes stériles sont identifiés de 1 à 4.		
Un béccher de déchets est préparé contenant du Fectolime™.		
9 ml d'eau stérile sont placés dans chacun des tubes (de manière stérile).		
Manipulation		
L'étudiant manipule près de l'incinérateur.		
L'étudiant change de pipette après chaque prélèvement.		
Le milieu est brassé après chaque ajout dans le liquide.		
L'étudiant prélève 1 ml du bouillon de bactérie et le place dans le tube 1.		
L'étudiant prélève 1 ml du tube 1, le place dans le tube 2. Il effectue les mêmes étapes jusqu'au tube 4.		
Après l'agitation l'étudiant jette 1 ml du tube 4 dans le béccher à déchets.		
À la discrétion de l'enseignant et du pourcentage de l'évaluation	Total	